

# 動作確認チェックシート

検査日	2018年 10月 2日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	加熱装置	電源電圧	AC200v 15A 50/60Hz
型式	SMH-110TR-003	装置内寸	100x350x260 70x220のトレイ25枚収容可能
メーカー	九州日昌	使用温度	100℃～250℃
製造番号	2109-0066		
製造年	2010/6		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 FIX(固定)モード、Programモード共に160℃確認OK。タッチパネル、温度調節器の設定も問題なし。
- 2 温度変更は左HBの調節器を変更すると他の調節器も連動する。
- 3 FIXモードは、タッチパネルでモード設定→加熱時間設定→START ON→加熱時間STARTで開始、終了時ブザーは鳴るがヒーターは切れない為、STOPを押す。
- 4 Programモードは、タッチパネルでモード設定→温度調節器でプログラム作成→START ONで開始する。
- 5 ガスは槽内循環にエアーを使用、終了時に手動にてN2を流す(冷却用)



操作説明書(無し)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2018 10 2	シーケンスプログラム変更(モード変更対応)	横内

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 8H]

検査担当者[ 横内 ]

ユーザー名 [ ] 出荷日 年 月 日

