

動作確認チェックシート

検査日	2024年9月9日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	クリーンオープン	電源電圧	三相200V		
型式	JX00413	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	今井製作所	温度範囲	60~300℃		
機械Ser.No	13286				
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 異音有、ファンVベルト交換。
- 左側面よりチューブ入れて、吸引弊社パーティクルカウンターで1分5回測定平均0.3、0.5 μ 共に0個。
- プログラム1で設定温度300℃、槽内温度74℃から約17分で300℃以上確認。
- 過昇防止装置、設定温度、モニターより60℃以上に設定推奨。
- 電動ダンパー交換済



窒素導入口



窒素流量計

吸引流量2.83L/min

左側面よりチューブ入れて、パーティクル吸引

過昇防止装置問題無し。

電動ダンパー交換済み。



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者
2024年7月24日	ファンVベルト交換。	上田
2024年9月9日	電動ダンパー交換。	上田

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[6 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

