

管理番号

030339

動作確認チェックシート(1/2)
(電子天秤)

検査日	2024年 4月 25日				
商品名	電子天秤	電源電圧 (ACアダプタ)	AC100-240V 50/60Hz	内蔵分銅	有
型式	CPA224S	ひょう量	Max220g	モード	g・mg・ct・mom
メーカー名	ザルトリウス	最小表示	0.0001g	通信機能	有 (RS-232C)
機械Ser.No	22609570	直線性偏差	≤±0.2mg	計量皿寸法	正三角形 (辺の長さ約92mm)
製造年月	—	繰返し精度 (標準偏差)	≤±0.1mg	本体サイズ	W213mm×D343mm×340mm

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。(指定の分銅を使用する)

- 繰返し性テスト (同じ分銅を10回計量しその誤差を記入) [誤差: ±0.1mg(0.001mg)]
- 四隅誤差測定 右下の図の場所を測定 (100g分銅を使用)
- 直線性テスト (無加重~220gで・5点を測定。±誤差で記入 [誤差: ±0.2mg(0.002mg)])


繰返し性・直線性

単位:g

重さ	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目	8回目	9回目	10回目	最大誤差
0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
55	55.0004	55.0005	55.0005	55.0003	55.0004	55.0004	55.0004	55.0003	55.0003	55.0003	0.0005
110	110.0008	110.0010	110.0009	110.0007	110.0008	110.0009	110.0007	110.0006	110.0005	110.0005	0.0010
165	165.0016	165.0016	165.0017	165.0015	165.0011	165.0014	165.0013	165.0011	165.0013	165.0013	0.0017
220	220.0004	220.0007	220.0004	220.0001	220.0003	220.0004	220.0002	220.0001	220.0001	220.0003	0.0007

四隅誤差測定 単位:g

①	100.0003
②	100.0001
③	100.0006
④	100.0007
最大誤差	0.0007

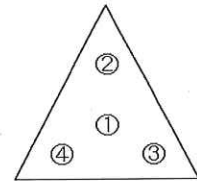

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[3 H]

検査担当者[三科]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日



管理番号

030339

動作確認チェックシート(2/2) (電子天秤)

