

動作確認チェックシート
(恒温槽・オーブン・電気炉)

《温度設定範囲》

100℃～900℃

検査日	2025年 4月 17日	電源電圧	単相 100V,max10A	内寸法(W×D×H)	17×15×17cm
型式	MMF-2	周波数	50・60Hz兼用	外寸法(W×D×H)	32×28.5×40cm
メーカー名	アズワン	イナート機構	(有 ・ (無))	送風ファン	(有 ・ (無))
機械Lot,No	22-B 047	冷凍機	(有 ・ (無))	オートダンパー	(有 ・ (無))
製造年月	不明				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・パッキン・ゴム栓・スイッチ等に著しいキズ・破損はないか。	※○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	温度設定SW・その他SWの機能は正常か。	○
4 温度調節機能	仕様温度範囲の調節ができるか。(定置運転)	※○
5 プログラム機能	温度制御機能は正常か。(適当な温度を入力し確認する)	○
6 到達時間	温度設定を最大・最小にした時の到達時間。(下欄に記入)	
7 付加機能	安全装置・ファン・差圧計・オートダンパー・記録装置・パトライト等は正常か。	
8 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・フィルタの汚れ・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
9 確認シール	動作確認済シールを貼る(右側側面上部または機種名板が側面にあるときは、その近く)	○
10 データバックアップ	PLC(済・未対象・NG) TP(済・未対象・NG) BT交換(済・未)	

温度到達時間	
16℃ → 500℃	18分
500℃ → 888℃	40分
条 件	無負荷/500℃3時間

備 考 (動作確認追記事項・不具合内容等)

追記:メーカ仕様

- ヒータ出力 :1000W 4面ヒータ
- 内容積 :4.3ℓ
- 最高設定温度:900℃/常用最高温度:800℃



取扱説明書(有)但し、コピー品

- 1、外観確認。→内外装等で※但し、扉内側耐熱材の上部隅に汚れ有
[耐熱レンガ板1個付属。]
- 2、動作確認。→動作OK。※但し、表示の温度差があるが、制御に問題無し。
2-1、コントロールスイッチ・表示問題なし。
2-2、ヒータ昇温テスト問題なし。室温～888℃まで2段階
設定最高温度900℃で実測888℃までで安定になった。
2-3、800℃設定時の温度制御確認問題なし。
但し、表示モニタ温度と設定値 間でズレがある。
※表示の温度差:9℃ 表示791℃/設定800℃
表示300℃/設定300℃ 差0℃

昇温時
99V/9A

1-2	20.50℃
1-3	795.8℃

炉内温度測定

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(条件付きOK) 作業工数[5H] 高温時、設定温度/モニタ表示温度間にズレがある。

検査担当者[小林 克]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日

