

# 動作確認チェックシート


検査日	2024年12月5日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	凍結乾燥機	電源電圧	AC100V	
型式	FDU-1110	周波数	(50 / 60)Hz	
メーカー名	東京理化器械	トラップ温度	-45℃	
機械Ser.No	62100707			
製造年月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		


備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- オートスタート、-50.1℃、13.1Pa確認。
- タイマー、ドライチャンバーヒーター問題無し。
- オートスタート、トラップ温度-30℃到達でポンプ作動、サービスコンセント使用可。
- トラップ温度-40℃・20Pa以下でフリーズドライラン点灯。

ロータリーポンプ稼働時間

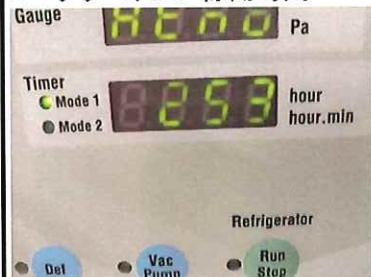

-50.1℃、13.1Pa確認。

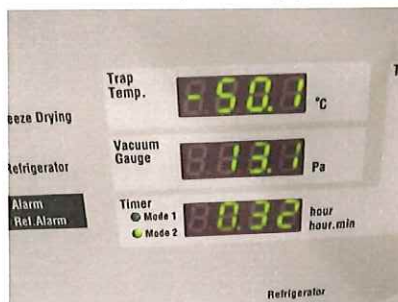

取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 2 H]

検査担当者[ 上田 ]

ユーザー名[ ]出荷日 年 月 日

