

管理番号

P20463

動作確認チェックシート
(インキュベーター)

《温度範囲》

4℃固定

検査日	2025年9月30日				
型式	FCS-280	電源電圧	AC100V	内寸法(W×D×H)	329x219x369mm
メーカー名	アズワン	周波数	50/60Hz	外寸法(W×D×H)	420x413x485mm
機械Ser,No	2024020080200	消費電力	75W	重量	13.5kg
製造年月	2024年6月	付属品	棚板×2枚		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・パッキン・ゴム栓・スイッチ等に著しいキズ・破損はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	温度設定SW・その他SWの機能は正常か。	○
4 温度調節機能	仕様温度範囲の調節ができるか。(定置運転)	○
6 到達時間	温度設定を最大・最小にした時の到達時間。(下欄に記入)	
8 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・フィルタの汚れ・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
9 確認シール	動作確認済シールを貼る(右側側面上部または機種名板が側面にあるときは、その近く)	○
10 データバックアップ	PLC (未対象) TP (未対象) BT交換 (未)	

最高・最低温度到達時間

24℃→4℃

約54分

条件

Ta≒24℃

備考 (動作確認追記事項・不具合内容等)

【動作確認】

- 1, コンセントを差し込むと電源がONになります。
- 2, 庫内に弊社確認用熱電対を入れ、温度確認。

※熱電対は校正を実施していないため、参考とする。



インキュベーター

インキュベーター
庫内

通電時ランプ点灯



到達温度(4℃)

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2.0 H]

検査担当者[三科]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日



ASK INDEX