

管理番号

P20465

動作確認チェックシート
(インキュベーター)

検査日		2025年9月30日		《温度範囲》	
型式		FCS-280		4℃固定	
メーカー名	アズワン	電源電圧	AC100V	内寸法(W×D×H)	329x219x369mm
機械Ser.No	2024020080202	周波数	50/60Hz	外寸法(W×D×H)	420x413x485mm
製造年月	2024年6月	消費電力	75W	重量	13.5kg
		付属品	棚板×2枚		

チェック項目	主な確認内容			チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・パッキン・ゴム栓・スイッチ等に著しいキズ・破損はないか。			○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。			○
3 SW設定	温度設定SW・その他SWの機能は正常か。			○
4 温度調節機能	仕様温度範囲の調節ができるか。(定置運転)			○
6 到達時間	温度設定を最大・最小にした時の到達時間。(下欄に記入)			
8 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・フィルタの汚れ・入庫元に関するシール等を取り除く。			○
9 確認シール	動作確認済シールを貼る(右側側面上部または機種名板が側面にあるときは、その近く)			○
10 データバックアップ	PLC (未対象)	TP (未対象)	BT交換 (未)	

最高・最低温度到達時間	
24℃→4℃	約60分
条件	Ta≒24℃

備考 (動作確認追記事項・不具合内容等)
【動作確認】

- コンセントを差し込むと電源がONになります。
- 庫内に弊社確認用熱電対を入れ、温度確認。

※熱電対は校正を実施していないため、参考とする。



インキュベーター



インキュベーター
庫内



通電時ランプ点灯



到達温度(4℃)

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2.0 H]

検査担当者[三科]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

