

動作確認チェックシート

				《 温度制御範囲 》	
				室温+30℃ ~ 260℃	
検査日	2025年 6月 25日	電源電圧	1φ AC200~220V	内寸法(W×D×H)	600×500×500mm
製品名	急速加熱冷却オープン	周波数	50/60Hz	外寸法(W×D×H)	770×846×985mm
型式	DKG610(V)	イナート機構	無し	棚板	2枚有り
メーカー名	ヤマト科学	送風ファン	シロッコファン1基	ダンパー方式	オートダンパー
機械Ser.No	60600087R				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・パッキン・ゴム栓・スイッチ等に著しいキズ・破損はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	温度設定SW・その他SWの機能は正常か。	○
4 温度調節機能	仕様温度範囲の調節ができるか。(定置運転)	○
5 プログラム機能	温度制御機能は正常か。	○
6 到達時間	温度設定を最大・最小にした時の到達時間。(下欄に記入)	
7 付加機能	過昇防止器・ファン・脱臭装置等は正常か。	○
8 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・フィルタの汚れ・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
9 確認シール	動作確認済シールを貼る(右側側面上部または機種名板が側面にあるときは、その近く)	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1 外観確認 : 問題無し

電源線が付属されていない為、運用の際はご準備ください

ダンパーの開度を示す表示位置とラベル位置に若干の差異が生じている



2 スイッチ確認 : 問題無し (操作パネルのスイッチ機能を確認)

3 起動確認 : 問題無し (過昇防止等の安全機能確認を含む、外部通信は未確認)

定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転、プログラム運転の各運転モードを確認

定値運転 25℃ → 260℃(加熱)到達時間は所要34分(ダンパー全閉、室温22℃)

定値運転 260℃ → 50℃(冷却)到達時間は所要35分(ダンパー全開、室温22℃)



設定温度260℃ 定値運転



プログラム運転終了時



過昇防止機能作動時



稼働中の扉開け

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[5.0 H]

オートダンパーオプション附帯の為、外部警報出力端子からタイムアップ出力端子に構成が変わっています。

検査担当者[天野(正)]



ユーザー名[]

出荷日 年 月 日