

管理番号

PA0268

再動作確認チェックシート

検査日	2026年 01月 07日	(機械の仕様・規格を記入する)			
商品名	イナータガスオープン	電源 電圧	単相 100V -A / 単相 200V 16A		
型式	DN410I	装置寸法(mm)	W640 D695 H915		
メーカー名	ヤマト科学	装置内寸(mm)	W470 D450 H450		
機械Ser.No	53000211	制御温度範囲	0~360℃	ヒーター	3.0kW
製造年月	不明	重量	80kg	棚板	4枚

チェック項目	主な確認内容	チェック (○ ×)
1 外観	筐体・継手・パネル/SW等に著しいキズ・サビ・破損等はないか。	○
2 起動動作	電源ON時の異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3 SW動作	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	仮固定・ビス締め・清掃・梱包・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

備考（動作確認内容・不具合内容等）

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1, 設定温度：100℃、
定値運転確認（設定温度：100℃）⇒ 異常なし。

到達時間：30°⇒100° 約6min



装置稼働時のドア開閉での停止確認



過昇防止確認

設定温度90℃にてエラー発報⇒OK



タイマー確認

スタート・ストップ共に10分にて確認⇒OK



※上記結果、異常が無い事を確認。

取扱説明書 (有・無)

仕様書 (有・無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
—	—	—

File Maker入力

(備考欄コメント)

【責任者】

動作 OK

作業工数【 2hr】

検査担当者【 福浦 】

ユーザー名【 】

出荷日 2026年 月 日

穂本

ASKINDEX